




Sterilizzazione  
Disinfezione  
Arredamenti Ospedalieri  
Assistenza Tecnica



## Ventilab PL

### Miscela di aria-vapore : metodo versatile

Oltre al vapore questo sistema di sterilizzazione utilizza aria compressa all'interno della camera. Una potente ventola assicura la distribuzione omogenea della miscela aria e vapore convogliandola efficacemente in un flusso preciso idoneo per i recipienti contenenti liquidi da sterilizzare.

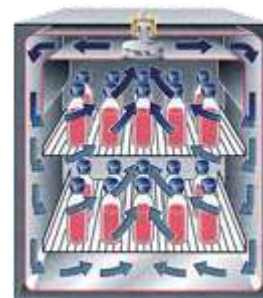

Questo metodo permette di riscaldare e raffreddare gli articoli trattati con una distribuzione della temperatura ed una pressione controllata all'interno della camera compensando la pressione interna generata in recipienti chiusi contenenti liquidi. Grazie al rapido riscaldamento e raffreddamento, questo metodo risulta idoneo per terreni di coltura sensibili.

Oltre a tutti gli articoli di laboratorio standard, come ad esempio gli articoli solidi e porosi e terreni di coltura in recipienti vagamente chiusi, la sterilizzatrice Ventilab è anche in grado di sterilizzare liquidi in recipienti ben chiusi.

Le apparecchiature Ventilab sono dotate di caratteristiche tecniche particolari e di una frizione magnetica per la trasmissione della ventola. La frizione magnetica garantisce la separazione assoluta tra la camera interna e l'unità installata all'esterno, una garanzia contro malfunzionamenti e passaggio di germi verso l'esterno

Le apparecchiature Ventilab si differenziano dal modello Vakulab soprattutto per la dimensione della camera e per una serie di componenti aggiuntivi necessari alla sterilizzazione di liquidi in contenitori chiusi/parzialmente chiusi o aperti come sensori di temperatura, ventola e software dedicato quali dotazioni standard.

Modello (porte orizzontali)	Dimensioni interne camera (H x L x P) mm	Volume in LT	Dimensioni esterne (H x L x P) mm
669	830 x 650 x 990	521	1898 x 1600 x 1270
969	1130 x 650 x 990	708	1898 x 1600 x 1270

Tutti i modelli sono disponibili nella versione ad 1 porta oppure passanti.

La profondità per il modello a 2 porte (passante) deve essere incrementata di +20 mm

### MULTI MEDICAL SERVICES SRL

Via Ferdinando Rossi, 4 - 21026 Gavirate (VA) - Tel. ++39 0332 224489-224727 / ++39 0332 839057  
C.F. o P. Iva 02812740120 - C.C.I.A.A. di Varese Reg. Imp. nr.02812740120 - REA n. 290947